

## BLUESPRAY® utilizado con BLUESTAR® Magnum

### PREPARACIÓN PARA EL USO

Desenrosque el frasco vacío suministrado en el kit BLUESPRAY®.



En su lugar, enrosque el frasco de BLUESTAR® Magnum ya activado con sus pastillas oxidantes.



### PULVERIZACIÓN

Para pulverizar BLUESTAR Magnum, presione el botón pulsador.



Se obtienen mejores resultados liberando **INTERMITENTEMENTE** la presión **SIN AGITARLO**, a una temperatura entre 15 °C y 40 °C (60 °F y 120 °F).

Si el tanque de presión se enfría demasiado mientras lo sostiene, puede colocarle la funda de espuma suministrada que actuará como aislante térmico.

Para mantener una presión suficiente para un uso prolongado, puede utilizar dos depósitos tanques, intercambiándolos cuando se enfríen.

### SUSTITUCIÓN DEL TANQUE



Para sustituir el tanque de presión, desajuste el tanque vacío girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.



Ajuste el nuevo tanque de presión girándolo en el sentido de las agujas del reloj en el cabezal del Bluespray, mientras coloca el botón pulsador en la válvula.

### PRECAUCIONES

Después de su uso y durante el transporte, vacíe o cierre el frasco de BLUESTAR® Forensic Magnum con el tapón suministrado.

No ponga el BLUESPRAY® boca abajo durante su manipulación, ya que esto puede provocar una fuga del producto BLUESTAR® Magnum.